



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v
Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

**52253 Topitec dávkovací kelímek s
výtlačným pístem (bílá/červená)
100g/140ml**

Objednací kód: **1301.35253**



Cena bez DPH

629,00 Kč

Cena s DPH

761,09 Kč

Parametry

Barva kelímku

bílá

Barva víčka

červená

Obsah / Objem

100g / 140ml

Popis

s pístem

Velikost balení

15ks

Množstevní jednotka

bal

Kelímky jsou určeny **pro přímou přípravu mastí a krémů na zařízeních TOPITEC** a zároveň už **slouží jako expediční obal**. Mají jemné dávkování - pomocí otočného dna s vřetenem, které pohybuje pístem uvnitř, je vytlačováno potřebné množství masti či krému. Zároveň se tím minimalizuje možnost kontaminace masti v kelímku a prodlužuje tím doba její použitelnosti. **Kelímky jsou dodávány sterilně balené**, připravené k okamžitému použití bez nutnosti mytí, či jiné úpravy.

- Bílý kelímek s červeným závitovým PP víčkem
- Spodní výtlačný píst PE
- Trn vřetene POM
- Matice vřetene PE
- Užitečná teplota -30 až 100°C

Postup přípravy:

1. Z kelímku zvolené velikosti vyjměte otočné vřeteno, pístem prostrčte hřídelku a na její konec připevněte míchací lamelu. Do otevřeného kelímku připravte ingredience dle zvolené receptury a pak do kelímku vložte hřídelku s pístem a míchací lamelou. Píst vtlačte do kelímku tak, aby unikl vzduch a sestavu upevněte do suportu přístroje TOPITEC.
2. Na přístroji TOPITEC nastavte potřebné parametry (otáčky, čas, ...), nebo zvolte vhodný přednastavený program a spusťte přístroj.
3. Po ukončení homogenizace vyjměte hřídelku a do kelímku vtlačte vřeteno. Mast je připravena k použití. Otáčením vřetene je pomalu vytlačována malým otvorem ven v libovolném množství, takže je minimalizován kontakt se vzduchem a možnost kontaminace masti. Pro nízkoviskózní masti lze použít do výstupního otvoru redukce.
4. Následně stačí už jen kelímek označit štítkem (není součástí) a distribuovat.