

35234 Topitec dávkovací kelímek s výtlačným pístem (modrá/bílá) 200g/250ml

Objednací kód: **1301.35234**



Cena bez DPH

639,00 Kč

Cena s DPH

773,19 Kč

Parametry

Barva kelímku

bílá

Barva víčka

modrá

Obsah / Objem

200g / 250ml

Popis

s pístem

Velikost balení

10ks

Množstevní jednotka

bal

Kelímky jsou určené **pro přímou přípravu mastí a krémů na zařízeních TOPITEC** a zároveň už **slouží jako expediční obal**. Mají jemné dávkování - pomocí otočného dna s vřetenem, které pohybuje pístem uvnitř, je vytlačováno potřebné množství masti či krému. Zároveň se tím minimalizuje možnost kontaminace masti v kelímku a prodlužuje tím doba její použitelnosti. **Kelímky jsou dodávány sterilně balené**, připravené k okamžitému použití bez nutnosti mytí, či jiné úpravy.

- Bílý kelímek s modrým závitovým PP víčkem
- Spodní výtlačný píst PE
- Trn vřetene POM
- Matice vřetene PE
- Užitečná teplota -30 až 100°C

Postup přípravy:

1. Z kelímku zvolené velikosti vyjměte otočné vřeteno, pístem prostrčte hřídelku a na její konec připevněte míchací lamelu. Do otevřeného kelímku připravte ingredience dle zvolené receptury a pak do kelímku vložte hřídelku s pístem a míchací lamelou. Píst vtlačte do kelímku tak, aby unikl vzduch a sestavu upevněte do suportu přístroje TOPITEC.

2. Na přístroji TOPITEC nastavte potřebné parametry (otáčky, čas, ...), nebo zvolte vhodný přednastavený program a spusťte přístroj.
3. Po ukončení homogenizace vyjměte hřídelku a do kelímku vtlačte vřeteno. Mast je připravena k použití. Otáčením vřetene je pomalu vytlačována malým otvorem ven v libovolném množství, takže je minimalizován kontakt se vzduchem a možnost kontaminace masti. Pro nízkoviskozní masti lze použít do výstupního otvoru redukce.
4. Následně stačí už jen kelímek označit štítkem (není součástí) a distribuovat.